

装置を停止させる準備をしましょう！ ( / / )

## 分析終了のためのチェックリスト

A	データ保存確認事項	OK	Memo
A-1	Save method から.mth ファイルを保存しましたか？		
	サンプルテーブルとサーマライズリザルトが含まれます		

B	装置側シャットダウン事項	OK	Memo
B-1	炉の温度のチェックを外しましたか？		
B-2	ガス流量は最低限(10mL/min)に変更しましたか？		
B-3	TCD のチェックは外しましたか？		

C	温度低下確認事項	OK	Memo
C-1	炉の温度は十分低下しましたか？(500°C以下)		
	ソフトのステータス画面から確認ができます		

D	装置電源停止	OK	Memo
D-1	背面のブレーカーを OFF にしましょう		
D-2	装置前面の LED は消灯しましたか？		
D-3	装置背面のファンは停止しましたか？		

E	設備確認事項	OK	Memo
E-1	電源：壁ブレーカー、電源ボックスなどを停止しましたか？		
E-2	ガス：ボンベ、共通配管などからの供給を閉止しましたか？		
E-3	PC：データ保存をしていることを確認しましたか？		
E-4	PC：データ処理の必要がなければ電源を落としましょう		

- ・ここまで完了すれば、起動前とほとんど同じ状況になっているはずですが  
天秤周りの清掃をして終了にしましょう